

真空技术的密码



油封旋片泵的良好使用规范

最大延长使用寿命



内部冷凝最小化

- + 泵使用前通过将进气口关闭或隔离预热30分钟



不要堵住进气口

- + 让泵自由的排气



确保良好的抽速和真空性能

- + 使用带小法兰接口的连接，真空管路应尽可能的短，直径应尽可能的大
- + 选择合适的管材



避免化学物质在泵腔内冷凝积聚

- + 气镇有助于清除可冷凝蒸汽
- + 进气口冷阱保护泵腔免受化学品腐蚀



通过防止颗粒吸入来保护泵机械装置

- + 进气口分离瓶
- + 选择合适的管材



保持泵的清洁

- + 每次操作结束后，打开的气镇并且关闭/隔离进气口吹扫30分钟



保持泵的整洁

- + 可使用用于从泵出气口回收多余的油的油雾过滤器



泵的养护

- + 定期检查泵油并更换泵油
- + 定期保养

真空技术的密码

油封旋片泵的良好使用规范

最大延长使用寿命



通过防止颗粒吸入来保护泵机械装置

- + 进气口分离瓶



保持泵的良好性能

- + 气镇清除冷凝水和蒸汽



不要堵住进气口

- + 让泵自由的排气



保持泵的清洁

- + 使用气镇进行“自清洁”



化学排放最小化以保护用户健康和环境

- + 用于溶剂回收的排放冷凝器
- + 选择合适的管材



无障碍操作

- + 定期检查和清洁
- + 维护以恢复原始状态