

VACUU•PURE® 的操作和维护指南

实现优越性能并延长使用寿命



为了实现良好的真空性能和抽速

- 选择适合于中真空范围，气密性良好且稳定性强的金属波纹管。
- 连接泵和应用端的真空管路应尽可能短，直径应尽可能的大。
- 选择适合于中真空范围，气密性良好的连接件。
- VACUU•PURE 需要预热20-30分钟后达到极限真空。



请勿堵住出气口

- 在任何情况下都应防止泵的出气口出现背压。
- 如果将排气管连接到泵的出气口，请确保排气管始终通畅，无阻塞或打结。



保持泵的良好性能

- 使用再生模式快速干燥泵腔。
- 在开始新的抽气过程或在抽取不同的介质之前，请运行再生模式。



防止颗粒吸入泵内

- 如果抽取的介质中含有颗粒，请在进气口加装缓冲或过滤装置。



为用户健康和环境保护最大限度的减少化学品排放

- 在出气口加装冷凝器可最大限度的回收溶剂。



泵的保养

- 定期检查泵的极限真空。
- 定期检查过滤器和风扇格栅，确保未被堵塞。
- 如有必要，请按照操作说明进行泵腔清洗。
- 过程结束时，运行再生模式约30分钟。

